

## دستگاه نفوذ پذیری گریس

### شرایط محیطی :

- ۱- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه ( حتما تراز ) قرار دهید . برای تراز بهتر میتوانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمائید .
- ۲- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمائید ، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ، ضعیف و غیر استاندارد جدا خودداری نمائید ، این دستگاه در شرایط استارت تا ۱۲ آمپر برق مصرف میکند بنابر این از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمائید .
- ۳- فاصله محل قرار گیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل باید ۲۰ سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد .
- ۴- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جدا اجتناب نمائید .
- ۵- توصیه میشود از پارافین با خلوص بالا و یا پارافین گریدخوراکی استفاده شود همچنین می توان بجای پارافین از روغن سیلیکون هم استفاده نمائید.(پارافین نامناسب باعث ایجاد بوی نامطبوع در محیط آزمایشگاه و تیره شدن رنگ حمام می شود.)
- ۶- ترجیحا دستگاه زیر هود آزمایشگاهی نگه داری شود.