

### نصب و راه اندازی سانتریفوژها

### نگهداری:

تنها نگهداری دستگاه تمیز کاری آن بوده و هیچگونه نگهداری فوق العاده نیاز ندارد.

### تعمیر:

در صورت عدم کار پس از اطمینان از سالم بودن کابل و وجود برق در شبکه، کابل برق از پشت دستگاه

خارج شده، فیوز دستگاه با چرخاندن قاب آن خارج و بررسی می شود، در صورت سوختن با همتای آن

تعویض می شود و در غیراینصورت به شرکت جهت تعمیر ارسال می گردد.

( بدیهی است در صورت باز شدن و تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز، تولید کننده هیچگونه

مسئولیتی به عهده نخواهد داشت. )

- دستگاه با توجه به نکات ایمنی روی سطح صاف قرار داده شود.
- کابل ورودی از یک طرف به دستگاه و از طرف دیگر به پریز برق شهر وصل گردد.
- کلید صفر - یک، در حالت یک قرار داده شود. در این حالت چراغ LED داخل آن روشن خواهد شد.
- ظرف مناسب مورد نظر و مگنت روی صفحه دستگاه قرار داده شود.
- با توجه به نیاز و با استفاده از ولوم های مربوط دما و سرعت چرخش تنظیم شود. در حالت روشن شدن همزن چراغ آن روشن خواهد شد.
- در پایان کار ولوم های تنظیم کننده دما، دور و در نهایت کلید صفر در حالت خاموش قرار داده شود.