

## نصب و راه اندازی هات پلیت

صفحه حرارت دهنده با توجه به درجه نشانگر آن تا دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد گرم می شود، این گرما نه تنها در مدت زمان روشن بودن وجود دارد بلکه پس از خاموش شدن نیز مدتی ادامه می یابد. به دلیل وجود حرارت در اطراف دستگاه بخصوص صفحه حرارت دهنده، از قرار دادن لوازم حساس (سی دی، فلاپی، تحریک کننده های قلبی، کارت های مغناطیسی و...) در نزدیکی دستگاه خودداری شود.

✓ دستگاه روی سطح صاف و بدون شیب

دار قرار داده شود.

✓ در زمان استفاده، دستگاه تحت کنترل بوده

و رها نشود.

حداقل فاصله ایمن از دیوار معادل ۳۰

سانتی متر می باشد .

✓ جهت جلوگیری از واژگون شدن ظرف،

حداکثر قطر ظرف مورد استفاده معادل

قطر صفحه حرارت

دهنده می باشد.

✓ جنس ظرف متناسب و سازگار با دمای

مورد استفاده، شیشه پیرکس مناسب می

باشد.

## اقدامات ایمنی لازم ذیل را در

## استفاده از هات پلیت باید انجام

داد.

✚ خواهشمند است، قبل از استفاده دستگاه

اطلاعات درج شده در راهنمای حاضر به

دقت مطالعه شود، در

✚ علائم روی لیبل پنل برای هشدار به کاربر

در خصوص خطراتی است که ممکن

است حین استفاده از دستگاه او را تهدید

نماید.

✚ قبل از استفاده از دستگاه، مقررات ایمنی

به دقت مطالعه شود.

✚ سطح داغ (روی دستگاه) دمای بالایی

دارد.

✚ برای امور آزمایشگاهی استفاده شود.