



راهنمای کاربری دستگاه : BARMILL

- 1- قبل از استفاده بایستی دستگاه بر روی میز کار کاملاً تراز شود.
- 2- توجه شود که فاصله آن با دیوار و اشیای اطراف به گونه ای باشد که فضای لازم برای خنک کاری موتور و تابلو برق فراهم شود.
- 3- از تماس مستقیم آب و سایر مایعات با تابلو برق و لوازم برقی دستگاه ممانعت بعمل آید.
- 4- بعد از هر بار استفاده دستگاه بایستی کاملاً تمیز شود.
- 5- با توجه به کاربری مداوم، تسمه های به کار رفته در دستگاه به طور هفته گی کنترل شده و پس از هر 6 ماه استفاده تعویض شوند.
- 6- از قراردادن تیوب های با قطر بیشتر از 10 سانتی متر خودداری شود.
- 7- حداکثر وزن پیش بینی شده تیوب ها و محتویات داخلی آنها 10 کیلوگرم می باشد.
- 8- قبل از روشن نمودن دستگاه، از بسته بودن درپوش آن اطمینان حاصل شود.
- 9- در صورت بروز هر عیب و اختلال در عملکرد دستگاه بلافاصله با یکی از شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

E-Mail	تلفن همراه:	تلفن ثابت:
1-m.sohrabifard@modares.ac.ir	09121995548 (تلگرام)	021- 55279453
2-mahfooz2853@yahoo.com	09361995548	021- 55279454
3-sohrabifard.mahfooz@gmail.com	09127136017 (تلگرام)	021- 55257779
	09357136017	

* Control Gauge Design and Mfg.
 * Jigs & Fixture Design and Mfg.
 * Die Design & Design & Mfg.
 * Machine Tools Design & Mfg.
 * Huge Structure Design & Mfg.
 * Consulting Engineers

آدرس:

تهران، جاده ساوه، شهرک صنعتی چهاردانکه، انتهای خیابان نوزدهم غربی (سوم فلز تراش)، پلاک 29

تلفن: 021-55279453-55279454 همراه: 0912 199 55 48 فکس: 021-55250237