



شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران

هدف کاربردی وسیله:

از این وسیله برای خردکردن و همگن کردن نمونه های زیستی و مواد دارویی تولید شده در آزمایشگاههای تولید نمونه و مواد شیمیایی تولید شده قبل از تغلیظ و جدا سازی استفاده میشود و نیز لیز کردن سلولها استفاده می شود.

مشخصات فنی :

مدل/مشخصات	MFT-HMZ-01
ابعاد	250X90X70
حداکثر ویسکوزیته	
محدوده سرعت	25000 rpm
توان مصرفی	150 وات
ابعاد	192x104x50
وزن	500 گرم
کنترلر	دیجیتال



شرکت مهندسی مهاده فن اور تهران



آزمون های تحویل دهی:

بر اساس نیاز از سری مناسب استفاده میشود و آن کنگی مناسب روی بدنه دستگاه نصب میشود. و ماد آماده شده را زیر درتگاه قرار داده شده و با تنظیم دور آن را روشن میکنیم و بمدت زمان لازم هموژن میکنیم.



شرکت مهندسی مهاده فن اور تهران

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری:

شرایط آزمایشگاهی معمولی برای کارکرد دستگاه مطلوب می باشد

کالیبراسیون:

دستگاه نیازی به کالیبره ندارد

عیب یابی :

عیب دستگاه	علت	روش رفع عیب
دستگاه روشن نمی شود	کابل تغذیه و صل می باشد - کلید روشن زده شده - فیوز دستگاه سوخته است	ترانس را به برق وصل نمایید -کلید روشن کردن زده شود - از تخت پشت دستگاه عوض نمایید
صدای ناهنجار در دستگاه	بصورت مناسب کلگی نصب نشده	کلگی را در جای مناسب محکم کنید.
هنگام هموزن کردن دستگاه می ایستد.	غلظت مواد برای کلگی مناسب نیست	بسته به غلظت کلگی درست انتخاب کنید.



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش :

ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر، تعویض و سرویس دستگاه بدون قید و شرط به مدت دو سال می باشد
خدمات وارانتی (خدمات پس از فروش) پس از تحویل دستگاه به مدت 10 سال در قبال پرداخت
هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

- 1) صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل ، ضربه، سقوط ، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق و حوادث طبیعی، استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- 2) دستگاههایی که دستکاری شدهاند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
- 3) هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
- 4) هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
- 5) مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
- 6) خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.
- 7) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه



شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران



MAHAD FANAVAR TEHRAN
شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران

GUARANTEE

ضمانت نامه

2 YEAR

شماره سریال :

شماره اشتراک :

تاریخ خرید :

مدل دستگاه :

مهر و امضاء فروشنده :

شماره تماس : 021-66423204-66566483

WWW.mftehran.com

info@mftehran.com



شرکت مهندسی مهادهن اور تهران