

## شرایط محیطی نصب دستگاه سانتریفوژ دو کیلوگرمی

### - شرایط کار

۱. ولتاژ داخلی: ۲۲۰ ولت ۵۰ مگاهرتز
۲. تأمین برق باید طبق نیازهای دستگاهها برای اجتناب از فشار الکترونیکی بیش از حد باشد؛ کلید مستقل، وسایل ایمنی و زمینه یابی معتبر مورد نیاز است.
۳. دستگاه ها باید به دور از تجهیزات الکترونیکی بزرگ قرار داده شوند تا از میدان مغناطیسی شدید جلوگیری شود.

### - شرایط نصب

۱. این دستگاه باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار گیرد، و دمای معمولی اتاق باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداشته شود.
۲. تأمین برق باید برطبق نیاز باشد. خط زمین، کلید مجزای برق و فیوز صحیح برای تضمین ایمنی کاربران ضرورت دارند.
۳. این دستگاه باید در محلی نصب شود که هیچ وسیله الکترونیکی بزرگ دیگری نزدیک آن نباشد و محل کار باید عاری از ارتعاش، مایعات فاسد و تداخل میدان الکترومغناطیسی شدید باشد.
- ۵- دستگاه را به طور ثابت روی میز آزمایش قرار دهید. پشت آن باید ۲۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد، و پریز نباید بیش از ۱ متر از دستگاه فاصله داشته باشد.