



www.Artasid.com

آرتاكو



## آون تحت خلاء

### پشتیبانی و خدمات پس از فروش

سیاست شرکت مبنی بر سهولت استفاده از دستگاه توسط کاربر بدون نیاز به تماس‌های مکرر و حضور کارشناسان شرکت است، لذا سعی داریم تا محصولی با



www.Artasid.com

آرتاكو

بالاترين كيفيت و ساده ترين روش استفاده را به مشتري ارائه دهيم. تعهد شركت در قبال اين محصول شامل ۱۲ ماه ضمانت رايگان مي باشد.

**موارد زير موجب ابطال قرارداد فوق و خدمات و پشتيباني شركت خواهد شد:**

- صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه
- استفاده از دستگاه در موارد غير از کاربردهاي ذكر شده در راهنما
- تعمير يا باز كردن دستگاه توسط افرادي به جز تكنيسن هاي شركت
- دستكاري يا آسيب در هولوگرام دستگاه
- استفاده از مواد يا گازهاي ناسازگار با جنس اجزاي دستگاه كه باعث خوردگي و آسيب رسيدن به آنها شوند
- وارد كردن تنش حرارتي مستقيم به شيشه بازديد روبروي دستگاه (توجه: در حين كار كرد دستگاه از وارد كردن ضربه و يا تنش حرارتي مستقيم به شيشه اجتناب شود)



www.Artasid.com

آرتاكو

راهنمای رفع اشكال:

**محفظه وضعیت خلا را حفظ نمی کند:**

- از بسته بودن شیر ها اطمینان حاصل نمائید. نسبت به آب بند بودن ورودی ها و خروجی ها اطمینان حاصل نمائید. واشر درب را بررسی نمائید و در صورت معیوب بودن تعویض کنید. از سالم بودن شیشه اطمینان حاصل کنید. وضعیت تماس درب با واشر و هماهنگ بودن لولا ها را بررسی نمائید. چکش های استاندارد درب را کنترل نمایید. چکش ها قابلیت تعویض دارند.

**دستگاه روشن نمی شود:**

- وجود برق در پریز را بررسی کنید. دو شاخه و سیم اتصال دستگاه را باز دید کنید. وضعیت فیوز دستگاه را بررسی کنید. سلامت فیزیکی کلید اصلی را بررسی کنید.

**روی شیشه و بدنه داخلی آثار چربی دیده می شود:**

- وضعیت پمپ را بررسی کنید. پس از خاموش شدن پمپ خلا، حتما باید شیر استاندارد متصل به بدنه، بسته و سپس پمپ از حالت خلا خارج شود تا برگشت روغن نداشته باشیم.

- ممکن است ماده قرار داده شده در محفظه منشا این چربی باشد.

**درب به خوبی بسته نمی شود:**

- وضعیت واشر را بررسی کنید



www.Artasid.com

آرتاكو

- لولای در کنترل شود

- چکش های درب کنترل شود

در صورت بروز مشکلات زیر به سرعت دستگاه را خاموش کرده و با پشتیبانی شرکت

تماس حاصل فرمائید:

- برق دار شدن بدنه دستگاه

- گرم شدن غیر طبیعی بدنه

- مشاهده دود یا شعله

- مشاهده ترک در شیشه بازدید جلویی آون



[www.Artasid.com](http://www.Artasid.com)


آرتاكو





www.Artasid.com

آرتاكو

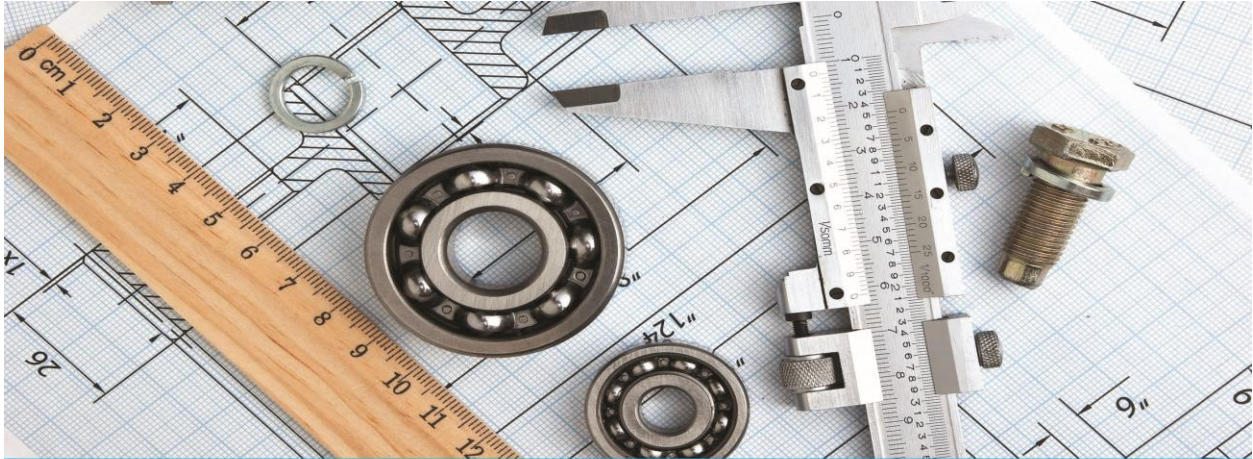

طراح و سازنده تجهیزات تحقیقاتی و صنعتی

# علم گستران صنعت آرتا

Scientific Industry Development, ArtaCo.



فعالیت دانش بنیان  
در حوزه مهندسی خلاء



www.Artasid.com

آرتاكو

Scientific Industry  
Development, ArtaCo.

نشانی: شاهرود، خیابان  
سرباز، کوچه دوم، پلاک ۳  
کد پستی: ۳۶۱۶۶۴۸۱۷۳  
تلفکس: ۰۲۳-۳۲۳۳۸۹۹۶  
تلفن: ۰۲۳-۳۲۲۲۸۴۰۹  
همراه: ۰۹۱۲۲۷۳۰۲۴۳

طراحی و سرویس  
۰۹۱۲۵۷۲۸۰۰۴



ArtaSID@yahoo.com  
CEO:mnazari@shahroodut.ac.ir  
nazari\_me@yahoo.com