



شرکت پژوهشگران نانو فناوری

با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۷۲۲۳

Researchers of Nano Technology co.



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

هود لامینار فلو کلاس II

مدل نانوراد

Laminar Flow Hood Class II NANORAD model

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
- در صورت ریختن مایعات روی سطح استیل کار و عبور آن از منافذ و انتقال به زیر سطح با برداشتن سینی ، کف هود و سینی را تمیز و استریل نموده و مجدداً سینی را در جای خود قرار دهید.
- در صورت نیاز به تعویض فیلترهای هود لامینارفلو با این شرکت تماس حاصل فرمائید .