

| | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| کدفرم/لویرایش: F320/00 | الزامات نصب دستگاه IQ | شرکت دانش پژوهش فجر |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|

شماره سریال :

نوع دستگاه : رولینگ باتل

| توضیحات | مشاهده نتایج | | الزامات | مرحله کاری |
|---------|--------------|-----|--|------------|
| | خیر | بله | | |
| | | ok | سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل | 1 |
| | | ok | سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (رولر شکستگی نداشته باشد) | 2 |
| | | ok | این دستگاه داخل اینکوباتور CO2 یا اینکوباتور کشت سلول قرار میگیرد | 3 |
| | | ok | رطوبت محیط کاردر رنج 20% الی 60% | 4 |
| | | ok | در حد معمول تراز باشد | 5 |
| | | ok | اطمینان از سالم بودن پرریز داخل کابین اینکوباتور و همچنین earth آن | 6 |
| | | ok | دوعدد ظرف آب در دو طرف طبقه پایین پر شود (جهت ایجاد رطوبت مورد نیاز) | 7 |

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: 1- کنترل کیفیت 2- واحد اقدام کننده