

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه:

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

کلیه انواع کوره‌های باکسی می‌بایست بر روی میزی با ارتفاع مناسب و قدرت تحمل وزن کوره، ثابت و بدون لرزش و کاملاً افقی قرار گیرند. برای اطمینان از قرارگیری کوره در حالت افقی می‌توانید از پایه‌های قابل تنظیم دستگاه استفاده نمائید.

همچنین ضروری است که محل قرارگیری کوره دارای تهویه مناسب باشد و در هنگام کارکرد کوره، تهویه نیز روشن باشد.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی تک فاز با ظرفیت حداقل ۶۰ آمپر و دارای سیم ارت باشد.