



## شرکت ریز تراشه نوین ساختار خزر (با مسئولیت محدود)

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل میباشد:

۱. محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
۲. محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه کمتر از ۶۵٪
۳. دستگاه باید قبل از راه اندازی شارژ شود و به مدت دو ساعت به برق باشد.
۴. از تماس دست با نوک قلم در هنگام کار خوداری شود.
۵. دستگاه را با برق شهر شارژ کنید و پس از ساعت اتمام شارژ از برق جدا کنید.
۶. دکمه پاور را چند ثیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.
۷. دکمه های ران دستگاه را در سه وضعیت ضعیف ، متوسط و قوی میتوانید با توجه به کاربرد انتخاب کنید . برای هر حالت ابتدا روی وضعیت مورد نظر رفته و سپس دکمه شروع را بزنید.
۸. نوک دستگاه را در فاصل یک میلی متری از سطح مورد نظرتان قرار داده و دکمه استارت را برای لحظه ای کوتاه قطع و وصل کنید