

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی



دنا ژن تجهیز (سهامی خاص)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران - حکیمیه - بلوار افق - مرکز رشد تجهیزات پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی

شرایط نگهداری از دستگاه استخراج DNA

- ۱- اطراف دستگاه تا فاصله ۳۵ سانتیمتر از هر دو طرف خالی باشد تا تهویه به خوبی صورت بگیرد.
- ۲- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم و مایع مخصوص تمیزکاری LCD، مانیتور دستگاه را تمیز نمایید.
- ۳- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- ۴- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک ننمایید.
- ۵- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه استخراج DNA، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- ۶- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- ۷- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه of دستگاه را فشار دهید.
- ۸- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
- ۹- در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
- ۱۰- مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی مورد تیمار دمایی قرار دهید.
- ۱۱- مواد قابل اشتعال را نزدیک و یا روی هیتر دستگاه قرار ندهید.
- ۱۲- با توجه به حساسیت استخراج DNA از سورس های مختلف، لازم است اقدامات ایمنی پوششی را کاربر انجام دهد.