

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- جهت جلوگیری از شکستن محفظه داخل نباید شوک حرارتی وارد شود هنگام باز کردن در دستگاه سعی شود در دمای بالا زمان زیادی باز نماند
- ۲- مکان قرار گیری دستگاه تراز باشد
- ۲- از پریش های ارت دار استفاده گردد
- ۳- به دلیل بالا بودن جریان مصرفی حتما از پریش های فشار قوی استفاده شود
- ۴- به دلیل بالا بودن دمای دستگاه کف میز سرامیک و اطراف دستگاه مواد اشتعال زا قرار نگیرد
- ۵- جهت آزمایش از ظروف کروم استفاده شود
- ۶- جهت برداشتن و گذاشتن کروم حتما از انبر مخصوص اینکار استفاده شود
- ۷- حتما از دستکش مخصوص استفاده شود