



شرایط محیطی و موارد ایمنی

پمپهای پرستالتیک سینا

- از اسپری کردن هر نوع محلول به قسمتهای الکتریکی مانند سوکت برق، کلید Power بشدت اجتناب کنید. این کار نه تنها به قسمتهای حساس آسیب جدی وارد میکند بلکه خطر برق گرفتگی نیز بدنبال خواهد داشت.
- برای پاک کردن دستگاه ابتدا دو شاخه دستگاه را از برق جدا کرده و سپس با یک پارچه تمیز یا گاز استریل آغشته به کمی الکل ۷۰٪ اقدام به تمیز کردن نمائید.
- برای نصب یا تعویض شیلنگ حتما از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید. چرا که احتمال دارد برنامه تقسیم به سیستم داده شده باشد و موتور بطور خودکار شروع بکار نماید. بنا بر این دست خود را داخل هد ننموده و احتیاط کنید.
- بهتر است تا ۱ ساعت پس از نظافت دستگاه از آن استفاده نکنید. زیرا ممکن است مقداری از محلول تمیز کننده به هر دلیل وارد قسمت الکتریکی و الکترونیکی دستگاه شده باشد.

تلفن دفتر مرکزی: ۵ و ۴۴۱۴۷۸۲۴-۰۲۱

تلفن کارخانه: ۶۵۶۱۲۰۲۲-۰۲۱ و ۵ الی ۶۵۶۱۲۰۷۲-۰۲۱